


Utiliser un MICROSCOPE : l'essentiel



1. Branche le microscope et place-le au milieu de la table.
2. Place la lame sur la **platine** sous les valets et allume la lumière



Bien respecter les 5 règles !

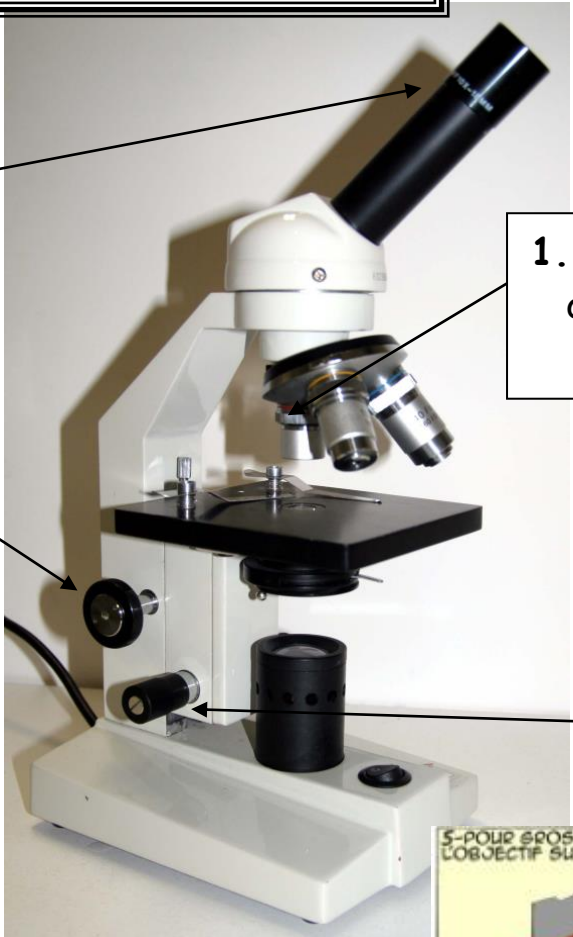

2. Regarde dans l'**oculaire** et fais la mise au point à l'aide de la **grosse vis** en la tournant tout **doucement** !

1. Commence toujours par observer au **plus petit objectif** : X 4

3. **Centre** ce que tu veux observer avant de changer d'objectif (en déplaçant la lame tout en regardant dans l'oculaire)

5. Pour passer à l'objectif X 40, tourne le barillet à nouveau sans modifier le réglage et effectue la netteté si nécessaire **avec la petite vis**

Attention Inutile de changer d'objectif si vous n'avez pas d'image nette !

4. Change d'objectif en tournant le barillet **sans modifier le réglage effectué** étape 3 (objectif X 10)



Attention Ne pas utiliser la **grosse vis** avec l'objectif X40, tu risques de casser la lame !!!